

Horizontale Elektrophorese-Kammer Midi

Produktbeschreibung


Zuverlässige und qualitativ hochwertige Elektrophorese-Systeme aus 8 mm Acrylglas. Die Geräte bieten kurze Laufzeiten, einfache Handhabung und exzellente Ergebnisse.

Der Gelträger ist aus UV durchlässigem Acrylglas und je nach Größe mit 2-8 Kammpositionen versehen.

Bei dieser Produktlinie handelt es sich um ein Two-in-one-System für zwei unterschiedliche Geltypen.

Für die normale DNA-Migration mit einer Stromspannung zwischen 40 und 90 Volt füllen Sie die Kammer bis ca. 2 mm über dem Gel-Level, so dass noch ein Pufferbereich darüber entsteht.

Für eine schnelle DNA-Migration mit hoher Stromspannung bis 250 Volt füllen Sie die Kammer bis zur angegebenen Füll-Linie. Fehlerströme werden so vermieden. Der darüber liegende Pufferbereich hat eine kühlende Funktion.

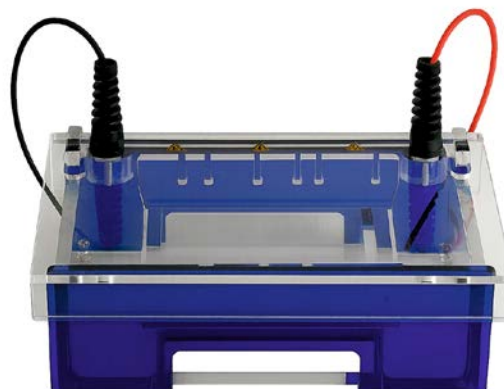

Elektrophoresekammer Midi

Spezifikationen

- Two-in-one-System: Jede Kammer für unterschiedliche Gelgrößen geeignet
- Multifunktionell:
 - für Standard-Anwendungen bis 90 Volt
 - für High-Voltage-Anwendungen bis 250 Volt
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- inklusive Gelträger, Gelgießstand und 2 Kämmen
- umfangreiche Zubehör-Palette
- Made in Germany

Technische Daten

Puffervolumen	550 ml
Passende Gelgrößen	124 x 145 mm 124 x 120 mm
Passende Kämmen	1 oder 1,5 mm
Optionale Taschenanzahl	11, 13, 18, 21, 25 mm
Abmessungen (L x B x H)	260 x 185 x 95 mm
Bestellnummer Elektrophoresekammer Midi inklusive: Gelgießstand, Gelträger und zwei Kämmen	101.4500

Horizontale Elektrophorese-Kammer Midi




Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung	Kammstärke	Taschen	Breite	Volumen
450.011	Kamm	1,5 mm	11	9,0 mm	54 µl
450.013	Kamm	1,5 mm	13	7,5 mm	45 µl
450.018	Kamm	1,5 mm	18	5,0 mm	30 µl
450.021	Kamm	1,5 mm	21	4,0 mm	24 µl
450.025	Kamm	1,5 mm	25	3,0 mm	18 µl
450.111	Kamm	1,0 mm	11	9,0 mm	36 µl
450.113	Kamm	1,0 mm	13	7,5 mm	30 µl
450.118	Kamm	1,0 mm	18	5,0 mm	20 µl
450.121	Kamm	1,0 mm	21	4,0 mm	16 µl
450.125	Kamm	1,0 mm	25	3,0 mm	12 µl
450.450	Gelträger UV durchlässig, 3 Kammpositionen, Trennstrecke 3 x 4,5 cm oder 2 x 6,7 cm oder 1 x 13,5 cm für Gelgröße 12,4 x 14,5 cm, Gelvolumen ca. 93 ml				
450.460	Gelträger UV durchlässig, 2 Kammpositionen, Trennstrecke 2 x 5,5 oder 1 x 11 cm für Gelgröße 12 x 12,4 cm, Gelvolumen ca. 80 ml				
450.480	Gelgießstand passend für Art. Nr. 450.450 und 450.460				



Gelgießstand

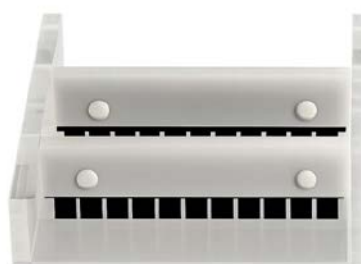

Gelträger mit Kämmen